

PCRブース手袋交換 手順マニュアル

F.S.E (株)F.S.エンジニアリング 営業部

手袋の取り外し方



①黒いストッパーを取り外す

まず、PCRブースの内側のゴム手袋根元部分にある黒いストッパーを外します。ストッパーは樹脂製で柔らかく、指でつまみ上げながら、ガイド溝から外していきます。



ガイド溝から黒ストッパーが外れた状態が右写真になります。→

手袋の取り外し方



②ゴム手袋を取り外す

黒いストッパーを外したら、次にゴム手袋を外します。
ゴム手袋もガイド溝にはめ込んであるので、それを指でつまみ上げるように外します。

続けて、新しい手袋を取り付けていきます→

手袋の取り付け方

③新しいゴム手袋を取り付ける

手袋取付治具(白い樹脂土台部分)に新しいゴム手袋をはめ込んでいきます。その際、ガイド溝にゴム手袋がかかっているようにしてください。次の手順で、黒ストッパーがゴム手袋を抑えて固定するためです。

この溝に手袋がかかるように



④黒いストッパーを再び取り付ける

手袋を取り外す際に治具から外していた、黒ストッパーを再び取り付けます。ガイド溝に手袋とともに押し込むイメージではめ込んでいきます。



手袋の交換完了



⑤交換作業の完了

これで手袋の交換は完了です